

Western Blocking Buffer (non-fat milk powder)

WB 封闭液（脱脂奶粉）

简介

WB 封闭液(Western Blocking Buffer)可用于 WB 时转移了蛋白样品的 NC 膜或 PVDF 膜非特异性结合位点的封闭。封闭后，可以减少后续的一抗或二抗与膜的非特异性结合，降低背景着色，增强信噪比。

本产品组分为 0.01M TBS (pH7.4)，含 5%脱脂奶粉。

编号：C05-06001

规格：60ml，100ml

保存方法：-20℃保存，六个月有效；2-8℃保存，一个月有效。

使用说明：

完成转膜后，用 WB 洗涤液洗涤蛋白膜 1-2 分钟。加入 WB 封闭液，封闭 60 分钟，然后进行一抗孵育等后续操作。

注意事项：

1. 本产品属蛋白制剂，室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。
2. 反复冻融亦会导致蛋白活性的丧失。
3. 本产品含防腐剂，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 通常在室温封闭 60 分钟即可。如果对于一些抗体，背景非常高，可以在 4℃封闭过夜。